

Cartine semi-quantitative AG-FIX ARGENTO e pH 100 strisce MACHEREY-NAGEL



Caratteristiche

- Scatola da 100 strisce 6×95 mm
- Intervallo 0-0,5-1-2-3-5-7-10 g/l Ag+ pH 4-5-6-7-8
- Variazione colore: da ocra a marrone

Durante l'uso di un bagno di fissaggio per pellicole fotografiche è necessario controllare sia il contenuto d'argento che il valore del pH.

Una diminuzione della capacità di fissaggio è indicata sia da un aumento della concentrazione dell'argento che da una alterazione del pH.

Le strisce Ag-FIX permettono un facile controllo simultaneo dei due parametri.

Ogni striscia è dotata di due zone di carta fissate sulla plastica, una per l'argento, l'altra per il pH.

Dopo aver immerso la striscia nella soluzione in esame si confrontano i colori assunti dalle due zone sensibili con quelli delle rispettive scale colorate.

Le confezioni contengono 100 strisce di lunghezza opportuna per un impiego facile e sicuro.

Il coperchio della scatola contiene un essiccante che garantisce una conservabilità di 2 anni e mezzo.

Per l'uso togliere dalla confezione le cartine che servono e richiuderla immediatamente.

Non toccare con le dita le zone di carta sensibili.

Immergere e scuotere l'eccesso di liquido.

Dopo 30 secondi confrontare le aree sensibili con le scale colorate e leggere i risultati.

Le strisce Ag-FIX non possono essere usate per bagni con pH inferiore a 4.

Le soluzioni contenenti più di 10 g/l di argento vanno diluite con bagno di fissaggio fresco in rapporti noti (1:1 o 1:2) prima di ripetere la prova.

Gli ioni ferro e rame interferiscono fornendo risultati falsamente positivi.

Questi ioni possono essere determinati con le strisce analitiche QUANTOFIX® Ferro 100 (Cod. CM0091308), QUANTOFIX® Ferro 1000 (Cod. CM0091302) o QUANTOFIX Rame (Cod. CM0091304)

Codice Articolo: CM0090741

Breve descrizione del prodotto:




Cartine semi-quantitative AG-FIX ARGENTO e pH 100 strisce MACHEREY-NAGEL

Descrizione

Cartine e Strisce analitiche - per determinazioni semi-quantitative di ioni e di altre sostanze

Le strisce analitiche sono utilizzate per determinazioni semi quantitative di ioni e di altre sostanze. Le principali applicazioni seguono il principio "immergi - aspetta un istante- leggi il risultato".

Il colore della striscia analitica, che è direttamente correlato alla concentrazione della sostanze e in esame, viene poi confrontato con una scala colorata.

	Codice	VARIANTI Articolo
	16.0123.00	Cartine semi-quantitative FLUORURI 30 dischi c/reagenti (CM0090734) MACHEREY-NAGEL
	CM0090801	Cartine semi-quantitative INDICATORE UMIDITA' 12 etichette MACHEREY-NAGEL
	CM0090736	Cartine semi-quantitative OZONO 12 strisce MACHEREY-NAGEL

Download

Brochure

