

Cartine qualitative PLUMBTESMO 40 strisce MACHERY-NAGEL



Caratteristiche

- PLUMBTESMO, confezione da 40 strisce 25x40 mm

Vengono proposte per rivelare piombo metallico e suoi sali su superfici nelle indagini criminali per tracce di proiettili, oppure nelle soluzioni.

Le cartine PLUMBTESMO devono essere inumidite prima dell'uso e diventano gialle essendo bianche quando asciutte.

La presenza di piombo è segnalata dalla comparsa di una colorazione da rosa a rosso viola scuro.

Queste cartine possono anche essere utilizzate per accertare la presenza di piombo nei gas di scarico di autoveicoli se viene utilizzata benzina contenente antidetonanti a base di piombo con i seguenti vantaggi:

- la prova può essere effettuata sul veicolo
- la prova è veloce ed affidabile e non richiede una preparazione chimica
- non sono necessarie attrezzature chimiche da laboratorio.

Servono solo acqua distillata, una spruzzetta con acetone se è necessario rimuovere dello sporco, e dei guanti usa e getta.

Le interferenze date da tellurio, argento, cadmio, bario e stronzio possono essere aggirate.

- Limiti di sensibilità: 0,05 µg di piombo su superfici o come sali di piombo in forma solida; 5 mg/l Pb²⁺ in soluzione.

- Nota: per rivelare la presenza di piombo metallico o di sali di piombo su superfici (indagini criminali per tracce di proiettili) si inumidisce una cartina PLUMBTESMO con acqua distillata e la si preme per 1-2 minuti contro la superficie in esame. Forti quantità di piombo vengono rivelate immediatamente, mentre le tracce richiedono alcuni minuti.

La valutazione va eseguita entro 15 minuti.

Codice Articolo: CM0090602









Breve descrizione del prodotto:






Cartine qualitative PLUMBTESMO 40 strisce MACHEREY-NAGEL

Descrizione
Cartine Analitiche - Qualitative


Cartine utili per determinazioni qualitative di ioni e composti chimici.

Forniscono l'informazione sulla presenza, al di sopra di un determinato limite di rilevabilità, di un determinato componente.

| | Codice | VARIANTI Articolo |
|---|----------------------------|--|
|  | SON0069560 | Cartine qualitative CUPROTESMO 40pz MACHEREY-NAGEL |
|  | 1046906020 | PLUMBTESMO 40 PZ MACHEREY-NAGEL |
|  | 8046906120 | Phosphatesmo MI 50 PZ MACHEREY-NAGEL |
|  | CM0090724 | Cartine qualitative CROMO 200 strisce MACHEREY-NAGEL |
|  | CM0090732 | Cartine qualitative ARGENTO 200 strisce MACHEREY-NAGEL |
|  | CM0090754 | Cartine qualitative POTASSIO IODURO CON AMIDO 816N rotolo 5mt MACHEREY-NAGEL |
|  | CM0090603 | Cartine qualitative CHLORTESMO 200 strisce MACHEREY-NAGEL |
|  | CM0090761 | Cartine qualitative SOLFURI rotolo 5mt MACHEREY-NAGEL |

| | Codice | VARIANTI Articolo |
|--|---------------------------|---|
|  | CM0090612 | Cartine qualitative PHOSPHATESMO MI 50 strisce MACHEREY-NAGEL |
|  | CM0090728 | Cartine qualitative COBALTO 100 strisce MACHEREY-NAGEL |
|  | CM0090744 | Cartine qualitative PIOMBO ACETATO rotolo 5mt MACHEREY-NAGEL |
|  | CM0090760 | Cartine qualitative OLIO 100 strisce MACHEREY-NAGEL |
|  | CM0090601 | Cartine qualitative CUPROTESMO 40 strisce MACHEREY-NAGEL |

Download

| Brochure |
|---|
|  |