

## **Cartine qualitative PLUMBTESMO 40 strisce MACHEREY-NAGEL**



### **Caratteristiche**

- PLUMBTESMO, confezione da 40 strisce 25x40 mm

Vengono proposte per rivelare piombo metallico e suoi sali su superfici nelle indagini criminali per tracce di proiettili, oppure nelle soluzioni.

Le cartine PLUMBTESMO devono essere inumidite prima dell'uso e diventano gialle essendo bianche quando asciutte.

La presenza di piombo è segnalata dalla comparsa di una colorazione da rosa a rosso viola scuro.

Queste cartine possono anche essere utilizzate per accertare la presenza di piombo nei gas di scarico di autoveicoli se viene utilizzata benzina contenente antidetonanti a base di piombo con i seguenti vantaggi:

- la prova può essere effettuata sul veicolo
- la prova è veloce ed affidabile e non richiede una preparazione chimica
- non sono necessarie attrezzature chimiche da laboratorio.

Servono solo acqua distillata, una spruzzetta con acetone se è necessario rimuovere dello sporco, e dei guanti usa e getta.

Le interferenze date da tellurio, argento, cadmio, bario e stronzio possono essere aggirate.

- Limiti di sensibilità: 0,05 µg di piombo su superfici o come sali di piombo in forma solida; 5 mg/l Pb<sup>2+</sup> in soluzione.

- Nota: per rivelare la presenza di piombo metallico o di sali di piombo su superfici (indagini criminali per tracce di proiettili) si inumidisce una cartina PLUMBTESMO con acqua distillata e la si preme per 1-2 minuti contro la superficie in esame. Forti quantità di piombo vengono rivelate immediatamente, mentre le tracce richiedono alcuni minuti.

La valutazione va eseguita entro 15 minuti.

**Codice Articolo:** CM0090602









**Breve descrizione del prodotto:**






Cartine qualitative PLUMBTESMO 40 strisce MACHEREY-NAGEL

**Descrizione****Cartine Analitiche - Qualitative**

Cartine utili per determinazioni qualitative di ioni e composti chimici.

Forniscono l'informazione sulla presenza, al di sopra di un determinato limite di rilevabilità, di un determinato componente.

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">SON0069560</a>	Cartine qualitative CUPROTESMO 40pz MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">1046906020</a>	PLUMBTESMO 40 PZ MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">8046906120</a>	Phosphatesmo MI 50 PZ MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">CM0090724</a>	Cartine qualitative CROMO 200 strisce MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">CM0090732</a>	Cartine qualitative ARGENTO 200 strisce MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">CM0090754</a>	Cartine qualitative POTASSIO IODURO CON AMIDO 816N rotolo 5mt MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">CM0090603</a>	Cartine qualitative CHLORTESMO 200 strisce MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">CM0090761</a>	Cartine qualitative SOLFURI rotolo 5mt MACHEREY-NAGEL

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">CM0090612</a>	Cartine qualitative PHOSPHATESMO MI 50 strisce MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">CM0090728</a>	Cartine qualitative COBALTO 100 strisce MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">CM0090744</a>	Cartine qualitative PIOMBO ACETATO rotolo 5mt MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">CM0090760</a>	Cartine qualitative OLIO 100 strisce MACHEREY-NAGEL
	<a href="#">CM0090601</a>	Cartine qualitative CUPROTESMO 40 strisce MACHEREY-NAGEL

## Download

<b>Brochure</b>
