

## Forno a muffola 1100°C LV3/11/B510 c/porta ribaltabile NABERTHERM



**Codice Articolo:** LV035K11NL

### Breve descrizione del prodotto:

Forno a Muffola 1100°C LV3/11/B510 con porta ribaltabile NABERTHERM

### Descrizione

Il forno di incenerimento LV ../11 è appositamente concepito per processi di incenerimento in laboratorio fino a 1050 °C Alcuni ambiti applicativi sono, ad esempio, la determinazione del calore liberato o l'incenerimento di generi alimentari come pure di materiali plastici per la successiva analisi delle sostanze. Un particolare sistema di ingresso e scarico dell'aria consente di realizzare più di 6 ricambi d'aria al minuto, in modo da avere sempre a disposizione ossigeno sufficiente per il processo di incenerimento. L'aria di alimentazione scorre parallelamente al riscaldamento del forno e viene preriscaldata, in modo da assicurare una buona uniformità della temperatura.




- Tmax 1100 °C
- Riscaldamento di due parti
- Piastre riscaldanti in ceramica per resistenze elettriche a filo integrate, protezione e facili da sostituire
- Più di 6 ricambi d'aria al minuto
- Buona uniformità della temperatura grazie al preriscaldamento dell'aria in

entrata, uniformità della temperatura secondo norma DIN 17052-1 fino a  $\pm 10$  °C nello spazio utile vuoto predefinito (da 550 °C) vedi pagina 71

- Indicato per molti processi di incenerimento standardizzati a norma ISO, ASTM, EN e DIN
- A scelta con porta ribaltabile (LV), che può fungere da piano di lavoro, o senza costi aggiuntivi ad apertura parallela (LVT), in modo che il lato caldo si allontani dall'operatore
- Controller B510 (5 programmi da 4 segmenti ciascuno), per controller alternativi vedi pagina 78

- Limitatore di sovratemperatura con temperatura di spegnimento regolabile come protezione dalla sovratemperatura per il forno e la carica
- Passaggio per termocoppia nella parete posteriore o nella porta del forno
- Telaio di carico con vassoi chiusi o forati per il caricamento del forno su due livelli incl. supporto per l'inserimento / rimozione dei vassoi fino a max. temperatura di 800 °C e max. peso di carico di 2 kg per LV(T) 9/11 rispettivamente 3 kg per LV(T) 15/11
- Per ulteriori accessori vedi pagina 25

## Accessori

	<b>Codice</b>	<b>ACCESSORI Articolo</b>
	<a href="#">23.9394.99</a>	Piastra scanalata in ceramica Tmax 1200° x L3/LT3/LV3/LVT3 (691600507) NABERTHERM
	<a href="#">23.8844.99</a>	Camino di scarico con ventilatore (6000140311) NABERTHERM
	<a href="#">23.8843.99</a>	Camino di scarico (631000140) NABERTHERM

## Download

Brochure
